



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

细菌冻存液

产品编号	产品名称	包装
D0391	细菌冻存液	50ml

产品简介:

- 碧云天生产的细菌冻存液, 可以用于各种常见细菌的冷冻保存。通常-20°C可以保存菌种一年, -80°C可以长期保存菌种。
- 本细菌冻存液操作简单, 只需把待保存的细菌沉淀用细菌冻存液重悬即可。
- 如果每个菌种共保存250微升, 一个包装的细菌冻存液可以保存200个细菌样品。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
D0391	细菌冻存液	50ml
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 一年有效。-80°C可以长期保存。

注意事项:

- 细菌冻存液必须在超净台内使用, 以避免杂菌污染。
- 细菌冻存液必须和细菌混匀, 否则细菌冻存液无法起到在低温冷冻条件下对细菌的保护作用。
- 新鲜的对数期细菌冻存效果最好, 但非对数期的或不是新鲜培养的细菌也可以用本细菌冻存液冷冻保存。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 细菌用LB等液体培养基培养到对数期。
2. 用一无菌的冻存管或普通塑料离心管离心沉淀细菌, 弃上清。
3. 加入适量细菌冻存液重悬细菌(可以根据细菌的量酌情加入0.1-1ml细菌冻存液, 通常加入0.2-0.3ml细菌冻存液即可)。
4. -20°C或-80°C冷冻保存细菌。
5. 冻存细菌的使用方法请参考DH5α甘油菌的使用方法。详见如下网页: <http://www.beyotime.com/product/D0351.htm>。