



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

BeyoGold™自粘铝箔封板膜

产品编号	产品名称	包装
FSF051-100pcs	BeyoGold™自粘铝箔封板膜	100片/包装

产品简介:

BeyoGold™自粘铝箔封板膜(BeyoGold™ Self-adhesive Aluminum Film)是碧云天的金牌高品质耗材系列产品。本产品采用高纯度非渗透软铝质膜,主要用于多孔板的避光密封,阻隔性能比塑料薄膜更好,可有效阻止氧气、水分、细菌等物质的渗透。铝箔封板膜又称铝箔密封薄膜、PCR膜、密封箔、铝密封、薄膜、铝箔封口膜、Aluminum Protection Film等。本系列产品尺寸示意图请参考图1。

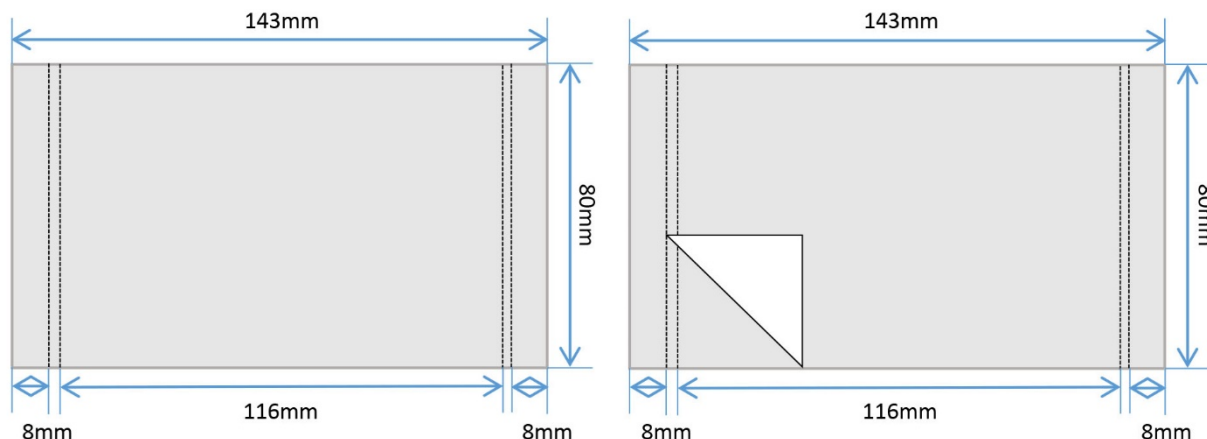


图1. BeyoGold™自粘铝箔封板膜(FSF051)尺寸示意图。

本系列产品的特点如下:

1. 本产品密封性好, 样品蒸发率极低。
2. 本产品封板或从板上揭下来时不易卷曲, 不残留, 操作便捷。
3. 本产品使用的基材/背衬(Backing)是光面铝箔(Aluminum foil), 含粘性材料的总厚度约为80μm; 粘性材料为丙烯酸粘合剂, 有初粘性; 黄色离型纸。
4. 本产品尺寸参考图1, 总的大小约为143×80mm, 封板部分大小为116×80mm。本系列产品的两端有宽约为8mm的抓手设计, 不仅方便拿取、不易粘到手或手套, 也有助于准确定位及方便密封结束后封板膜的快速揭除。
5. 本产品具有初粘, 粘性好, 具有超强粘性和密封性, 常温下即可进行封板, 可降低孔间污染和样品蒸发。可穿刺, 适用于单道、多通道移液器和机械探针穿刺后直接吸取样品。
6. 本产品耐温性能好, 耐受温度范围为-80℃~+60℃。
7. 本产品在各种溶剂中的可萃取物含量低, 对各种基材都有很好的附着力。
8. 本产品推荐用于普通的封板用途, 例如普通PCR、ELISA以及各种显色实验。

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品为一次性使用耗材, 请勿重复使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
FASA011-1pc	BeyoGold™封板膜刮板	1个/袋
FSF002	荧光定量PCR用封板膜(ABI分装)	20片/包装
FSF007	封板膜(透明, Axygen分装)	100片/包装

FSF008	封板膜(透明, Axygen原装)	500片/包装
FSF017	封板膜(透明, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装
FSF021	封板膜(白色, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装
FSF025	封板膜(黑色, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100片/包装
FSF030-100pcs	BeyoGold™封板膜(透明, 自粘型, PP)	100片/包装
FSF033-100pcs	BeyoGold™微透气封板膜(自粘型, 人造丝, 无菌)	100片/包装
FSF035-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	20片/包装
FSF035-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	100片/包装
FSF039-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	20片/包装
FSF039-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	100片/包装
FSF051-100pcs	BeyoGold™自粘铝箔封板膜	100片/包装
FSF062-100pcs	BeyoGold™热封铝箔封板膜	100片/包装

Version 2025.03.24