



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
 订货 e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)

产品编号	产品名称	包装
ST673-100ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	100ml
ST673-500ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的TBSTw (10X), 即(TBS with Tween-20), 可以用于免疫印迹(Immunoblot, 即Western blot或WB)、免疫荧光(Immunofluorescence, IF)、免疫组化(Immunohistochemistry, IHC)和免疫细胞化学(Immunocytochemistry, IC)等实验中封闭液的配制、一抗或二抗的配制、一抗或二抗孵育后的洗涤等。封闭和洗涤可以降低背景, 增强信噪比。
- 本产品为10X浓缩液, 使用时须用蒸馏水或去离子水溶解配制1X后使用。例如配制1L TBSTw (1X), 取100ml TBSTw (10X)加入900ml去离子水混匀即可。TBSTw (1X)溶液中含有20 mM Tris, 137 mM NaCl, 0.1%的Tween-20, pH7.6±0.1 (25°C)。
- 对于Western blot实验中膜的洗涤, 按照每张膜洗涤需要5-10毫升TBSTw (1X)计算, 每100ml TBSTw (10X)可以洗涤100-200次; 对于免疫染色等实验, 按照每个样品洗涤需要0.2-1毫升TBSTw (1X)计算, 每100ml TBSTw (10X)可以洗涤1000-5000个样品。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST673-100ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	100ml
ST673-500ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 一年有效。-20°C可以长期保存, 室温保存一个月有效。

注意事项:

- 本TBSTw (10X)配制1X后, 宜4°C保存, 并在一个月内用完。如果室温保存, 宜在一周内用完。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 取100ml TBSTw (10X), 倒入到一洁净的量筒中, 加入蒸馏水或去离子水混匀并定容到1升后即为TBSTw (1X)。没有用完的TBSTw (1X)可以室温保存, 通常一周内是可以正常使用的, 4°C可以保存更长时间。如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象, 须废弃。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST447-1L	PBS (1X, premixed powder)	1L
ST447-5L	PBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST448-1L	PBS (10X, premixed powder)	1L
C0221A	PBS	500ml
ST476	PBS (10X)	500ml
C0221D	D-PBS	500ml
C0221G	D-PBS (with Ca ²⁺ & Mg ²⁺)	500ml
ST661-500ml	TBS (10X)	500ml
ST663-500ml	TBS (20X)	500ml
ST665-1L	TBS (1X, premixed powder)	1L
ST665-5L	TBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST667-1L	TBS (10X, premixed powder)	1L
ST671-500ml	TBSTw (TBS with Tween-20)	500ml
ST673-100ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	100ml
ST673-500ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	500ml

ST675-500ml	TBSTx (TBS with Triton X-100)	500ml
ST677-100ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	100ml
ST677-500ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	500ml
ST828-100ml	Tween-20 Solution (10%, Sterile)	100ml
ST828-500ml	Tween-20 Solution (10%, Sterile)	500ml
ST797-100ml	Triton X-100 Solution (10%, Sterile)	100ml
ST797-500ml	Triton X-100 Solution (10%, Sterile)	500ml

Version 2019.07.09